


LD 1 L

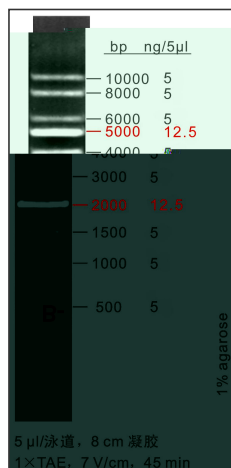

建议上样量

5 μl/次。可根据上样孔大小选择合适上样量。
LD 1kb Ladder 已预混上样缓冲液, 可直接进行电泳分析。

建议电泳条件

8 cm 1%琼脂糖凝胶,
1×TAE, 7 V/cm, 45 min。

保存

常温保存半年, 长期保存请置于-20 。

各条带含量

指示带 12.5 ng/5μl
非指示带 5 ng/5μl

产品说明

LD 1kb Ladder 由 10 条双链线状 DNA 片段混合而成, 适用于 500 bp 至 10 kb 的线性双链 DNA 片段大小, 指示带为 1000 和 5000 , 每条带都经过严格的物理定量可用于定量的片段的分析和含量。在盛生物 LD 系列 DNA Ladder 适用于与新型核酸染料搭配使用, 等。

产品浓度 1.3 ng/μl。

条带组成

1,500, 1,000, 800, 600, 4,000, 3,000, 2,000

注意事项

● 请选择高品质的琼脂糖, 并及时更换电泳缓冲液。凝胶不均匀会导致因浓度不均而出现电泳异常; 陈旧的缓冲液离子缓冲能力下降, 可能导致 DNA 迁移率异常。

的脂肪

选

