



能选择合适上样量。
缓冲液，可直接

建糖凝胶条件

8 cm 1%琼脂糖凝胶，
TAE 7 V/cm，min。

温保存半，长保存置于-20 。

条带
示带
指示带 5 ng/5

LD 10 条连续线状 DNA 片段混合物，适用 100-1000 kb 的线性双链 DNA 片段大小，指示带为 **2000** 和 **5000** ，便于电泳后观察。每条带都通过严格的物理定量可用于测定目的片段的大小和含量。东盛生物 LD 系列 **DLA M** 适用于与新型核酸染料搭配使用，如东盛 **D** ，其他品牌 **G** 、 **G G** 等。产品浓度为 13 ng/μl。

条带组成（ ）

500、1,000、1,500、**2,000**、3,000、4,000、**5,000**、6,000、8,000、10,000

注意事项

- 请选择高品质的琼脂糖，并及时更换电泳缓冲液。溶胶不充分会导致因胶浓度不均而出现电泳条带异常；陈旧的缓冲液离子缓冲能力不足，可能导致 Marker

&A

● 对于非变性凝胶