



广州东 物 技有 公司

	2	5-10	1
--	---	------	---

1 火温度应根据 值 低 引物来 。

2 延伸时 按2 / 来 最佳（ 单模板可 20 / ）。

分析 果

反应产物可 接 凝 泳， 凝 成像 备 察 条带 扩增情况。如有
，可 割 回收。

无产物或产物 少 改 措施有：1 整 火温度；2 减少抑制剂 影响，如提取 基因
中含有抑制扩增 成分， 倍 （1 10000）后使 ；3 乙 沉 洗 ，
提 模板 度；4 使 添加剂，如 （ .#： 041）、 2
（ .#： 031） 可提 产 。

操作注意事

- 1 本产品 改 抗体修 技术，依 温度激活 合 ， 有效抑制 特异性
合，可在室温下 反应体 。
- 2 合 具有 氧核 活性，因此在 产物 3'末 常会加
上 1 个多余 氧 嘌呤核 ，可 接 于 克 。

引物 注意事

引物 度一 在 15-30 个 基之 ；上下游引物 3 末 免互 ， 免出 3 个以上 复
或 ，或出 发夹 构，否则会产 特异性扩增； 含 控制在 40- 0%，且上
下游引物 含 尽 接 ； 值控制在 55- 5 之 ，且上下游引物 值尽 接 ，
外 加序列（ 切位点、修 ）是 模板匹 序列，不参与 值 。

本品仅供 学 使 。